


Инструкция по установке цифрового микроскопа MicroLife ML-12-1.3

1. Подключите микроскоп в разъем USB и вставьте диск, который поставляется в комплекте с микроскопом в DVD привод.

2. Запустите программу **Parallels Desktop**, чтобы начать работать в операционной системе **Windows**




3. Перейдите в оконный режим работы Parallels Desktop, если вы работаете в другом режиме. Для этого необходимо правой кнопкой мышки щелкнуть по значку Parallels Desktop на панели Dock и выбрать Вид -> Окно

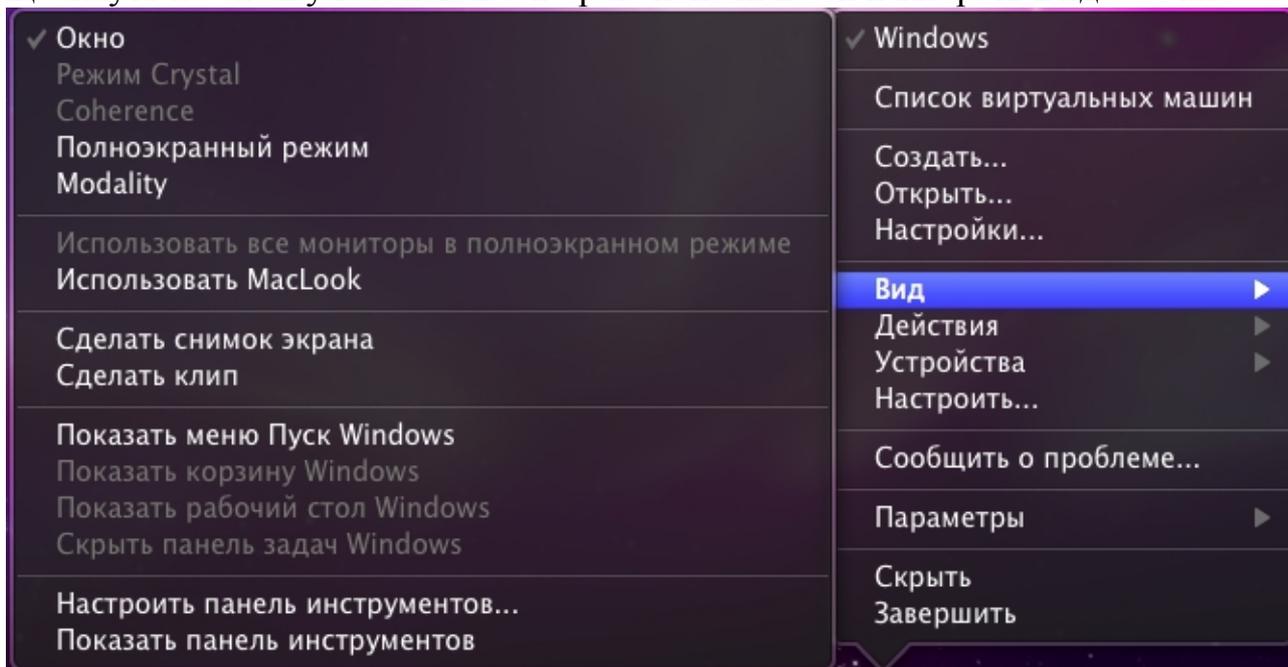


4. Зайдите в значок «Компьютер» на рабочем столе Windows




5. Если у Вас DVD привод определен автоматически в Parallels Desktop, то откройте диск с программным обеспечением для микроскопа

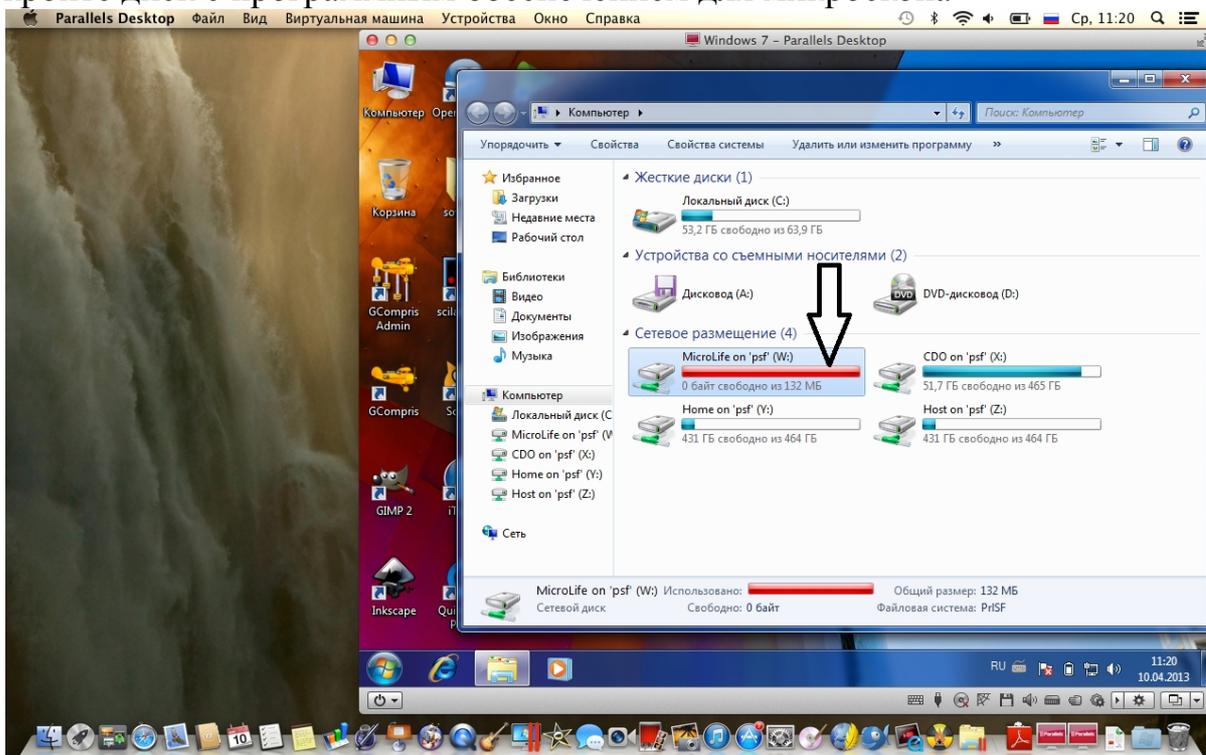


6. Если у Вас DVD привод не определился автоматически и нет значка с ДИСКОМ, ТО

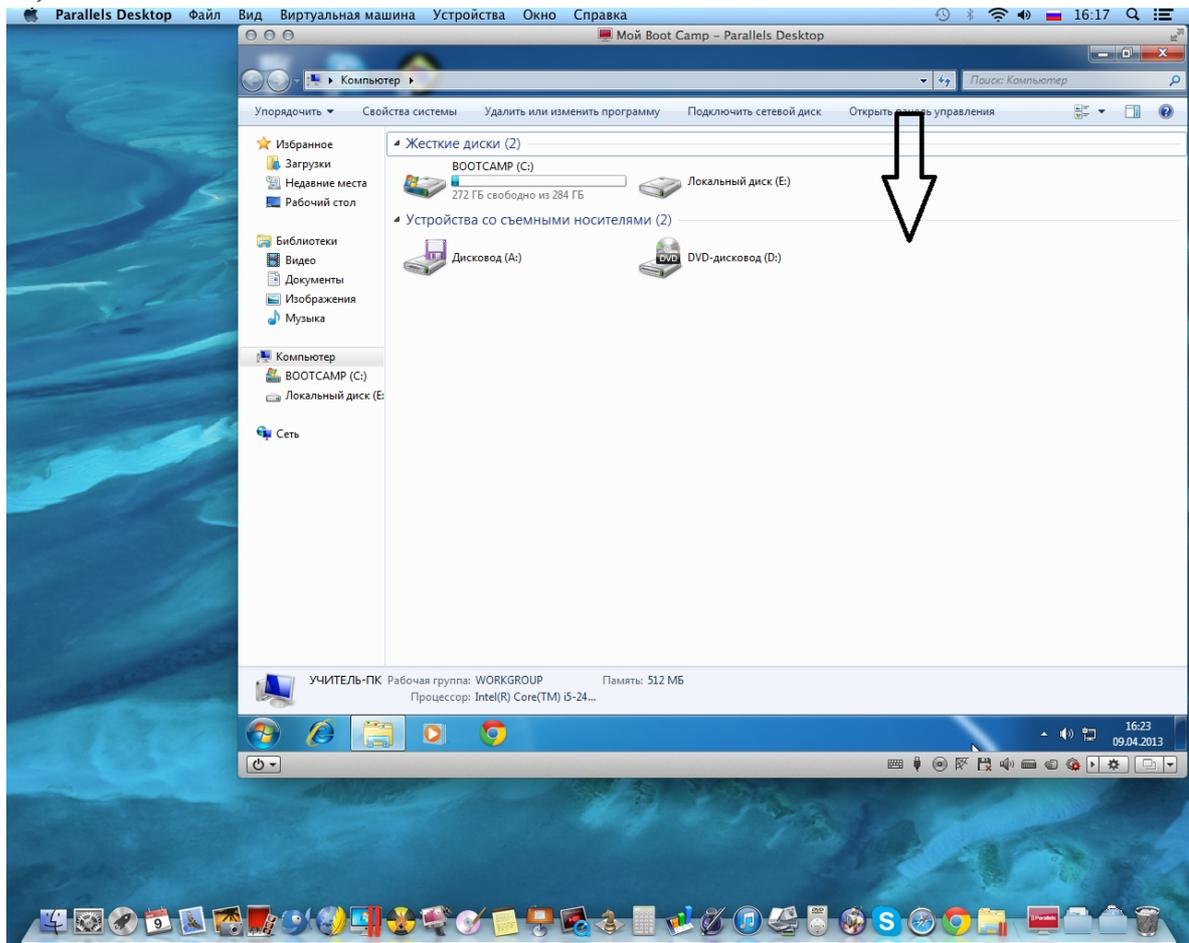


вам необходимо, нажав на значок USB устройств  в нижней строке Parallels Desktop, подключить его вручную, выбрав DVD привод.

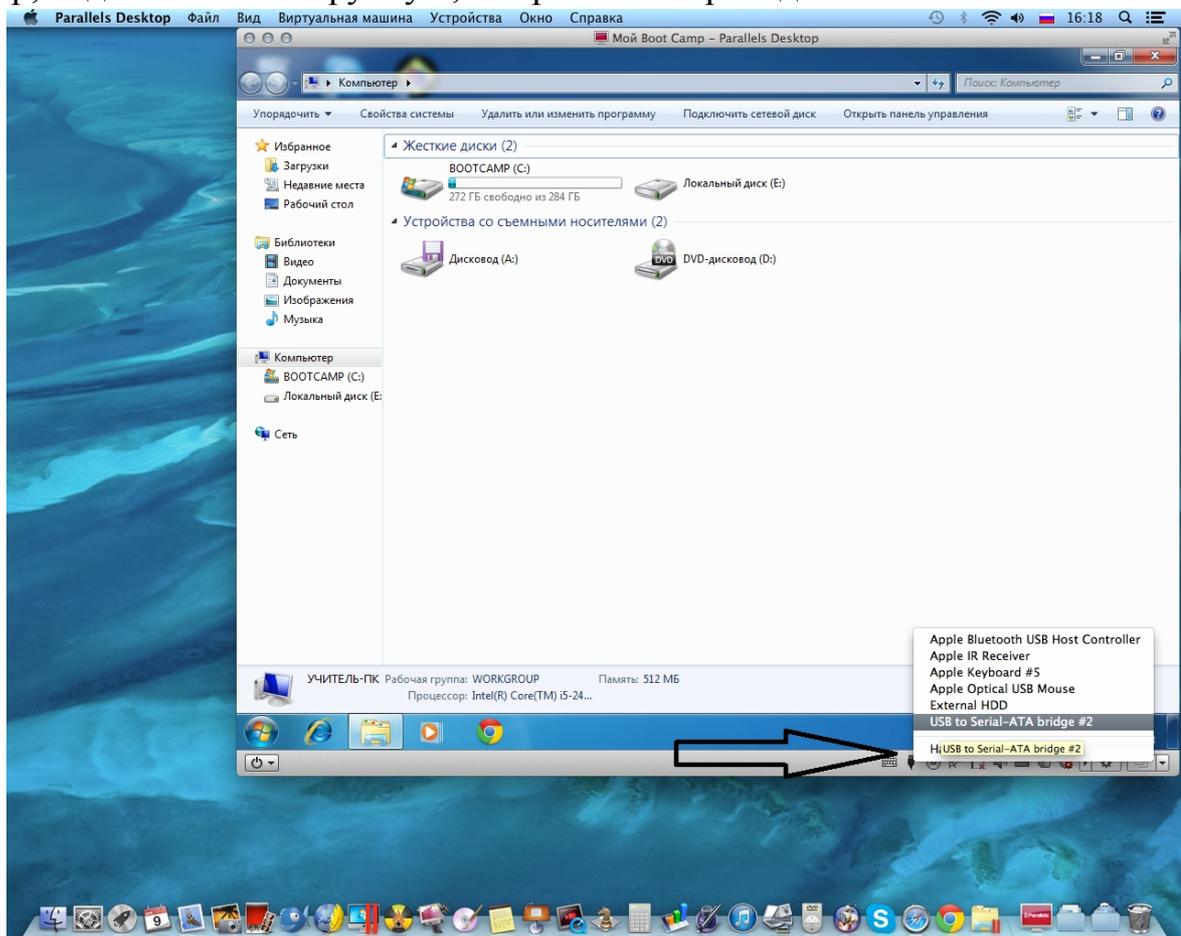


7. Во всплывающем окне появится предупреждение, о том, действительно ли вы хотите подключить DVD привод к виртуальной машине Parallels Desktop. Нажмите «Да».

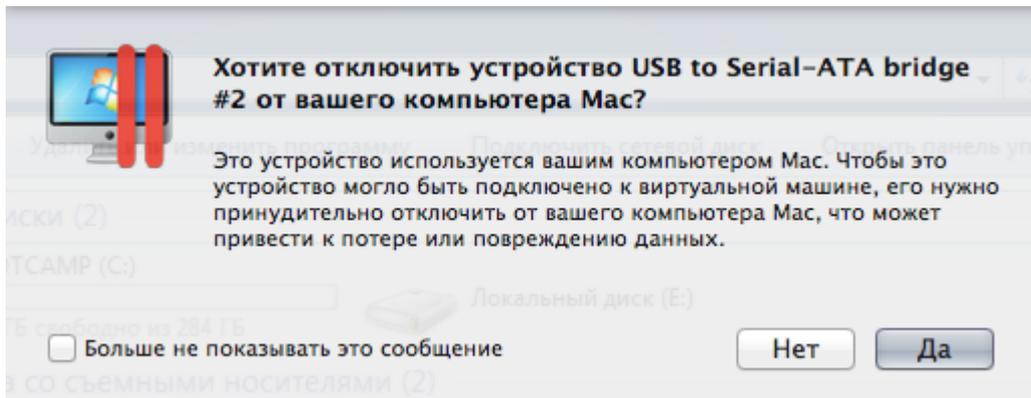


8. Далее появится значок с диском в DVD приводе.

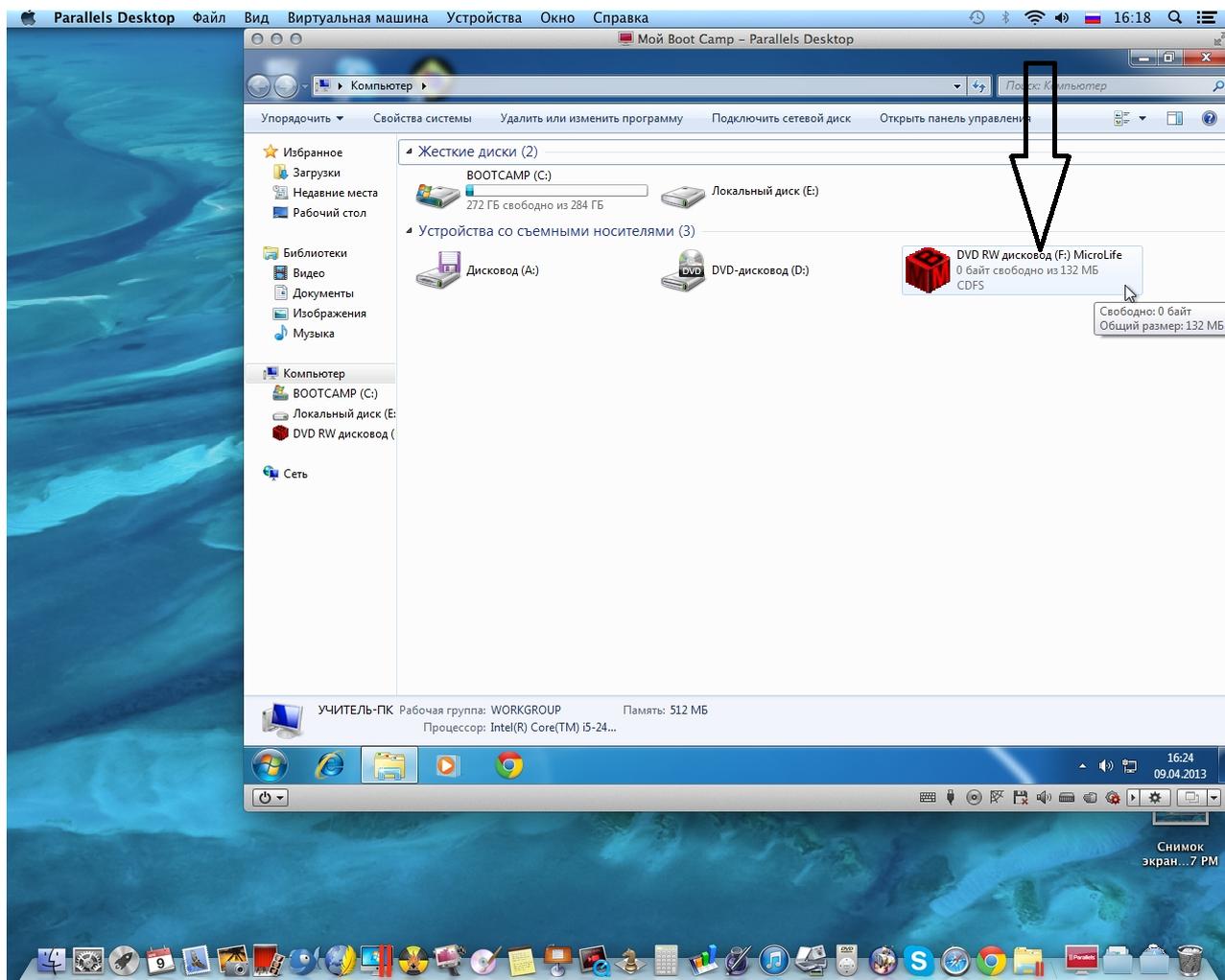


9. Кликните на значок с диском в DVD приводе и скопируйте папку «Software».

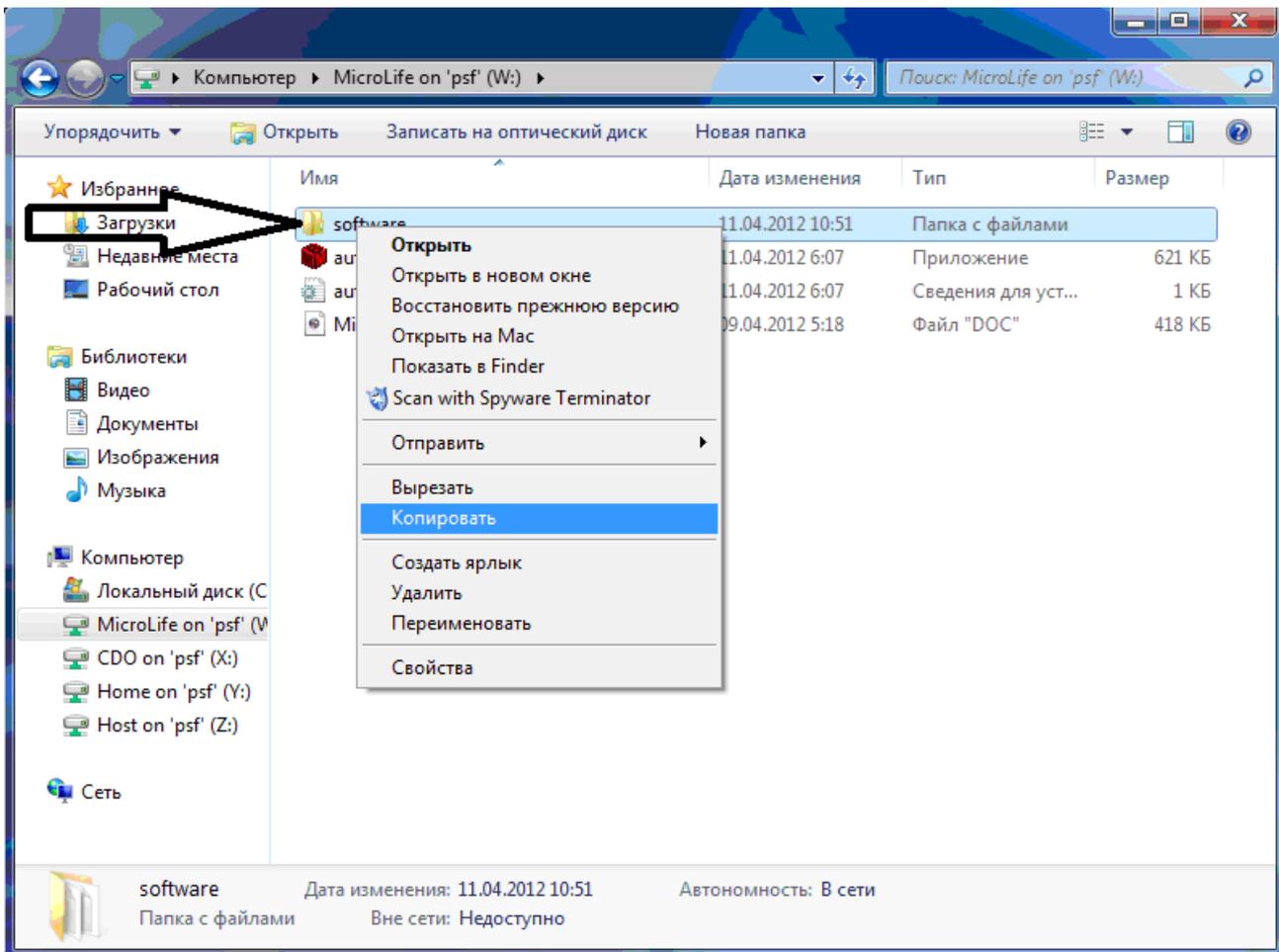


10. Вставьте данную папку на рабочий стол Windows.

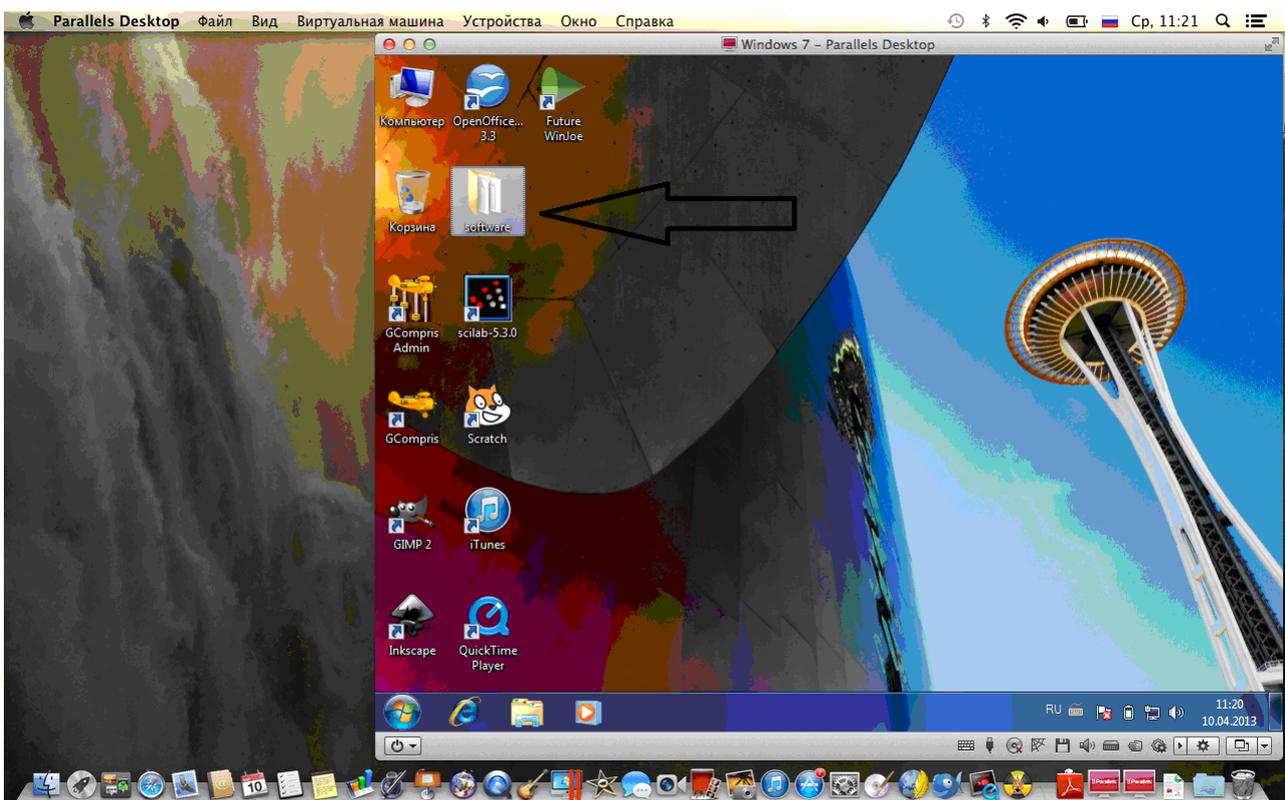


11. Откройте папку и найдите файл «Setup». Запустите файл.

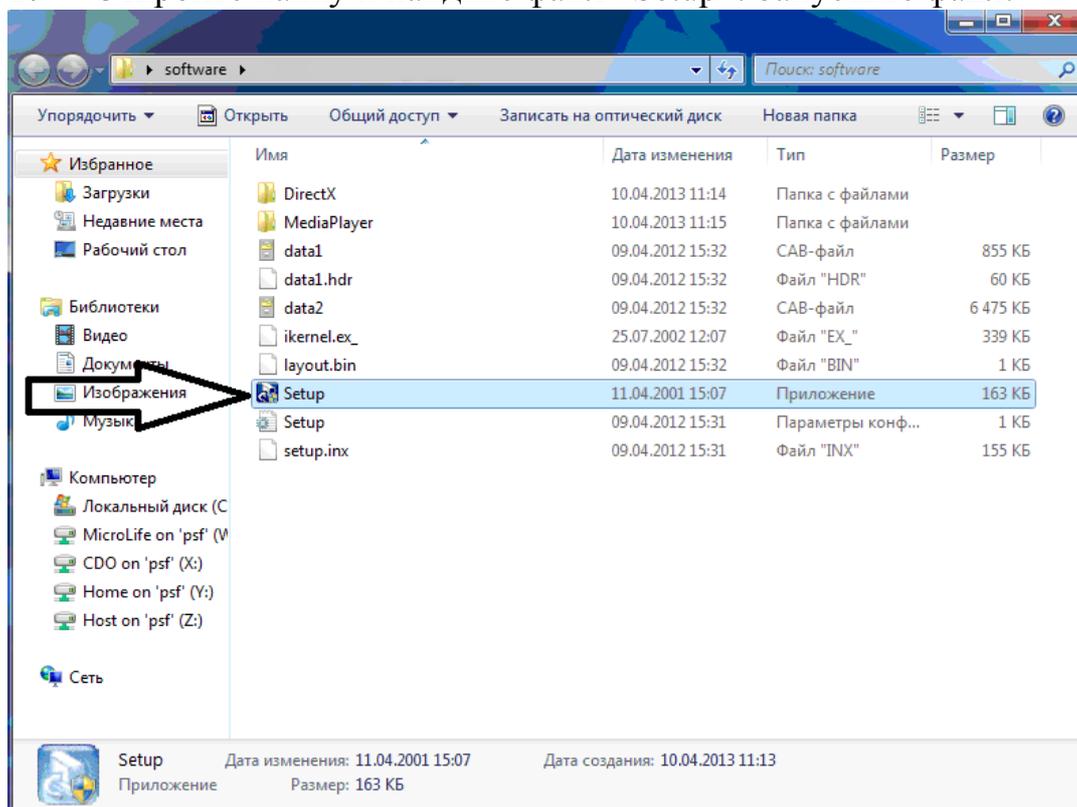


Начнется процесс установки программного обеспечения "Future WinJoe" для цифрового микроскопа MicroLife ML-12-1.3

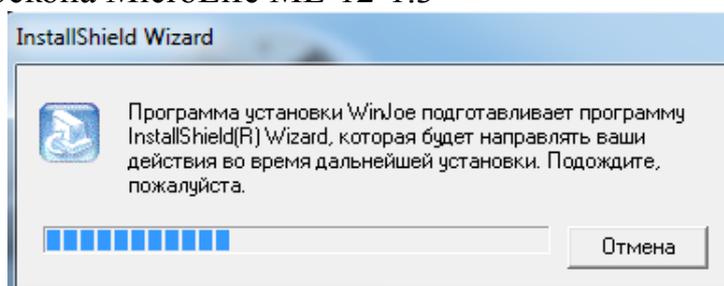


12. Появится меню приветствия мастера установки. Нажмите кнопку «Далее».

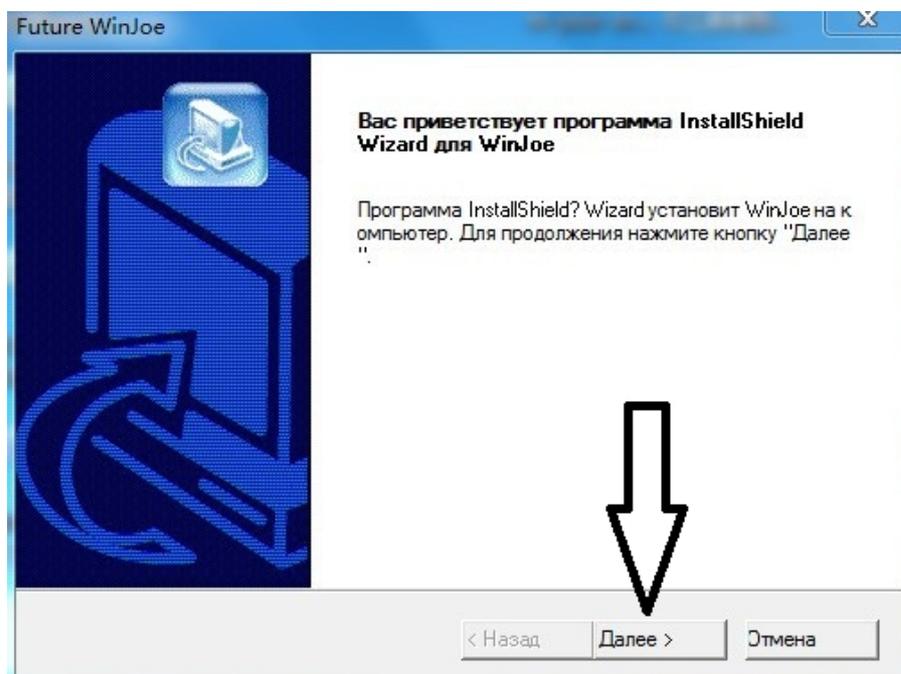


13. Вы должны принять условия лицензионного соглашения, поэтому нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить...

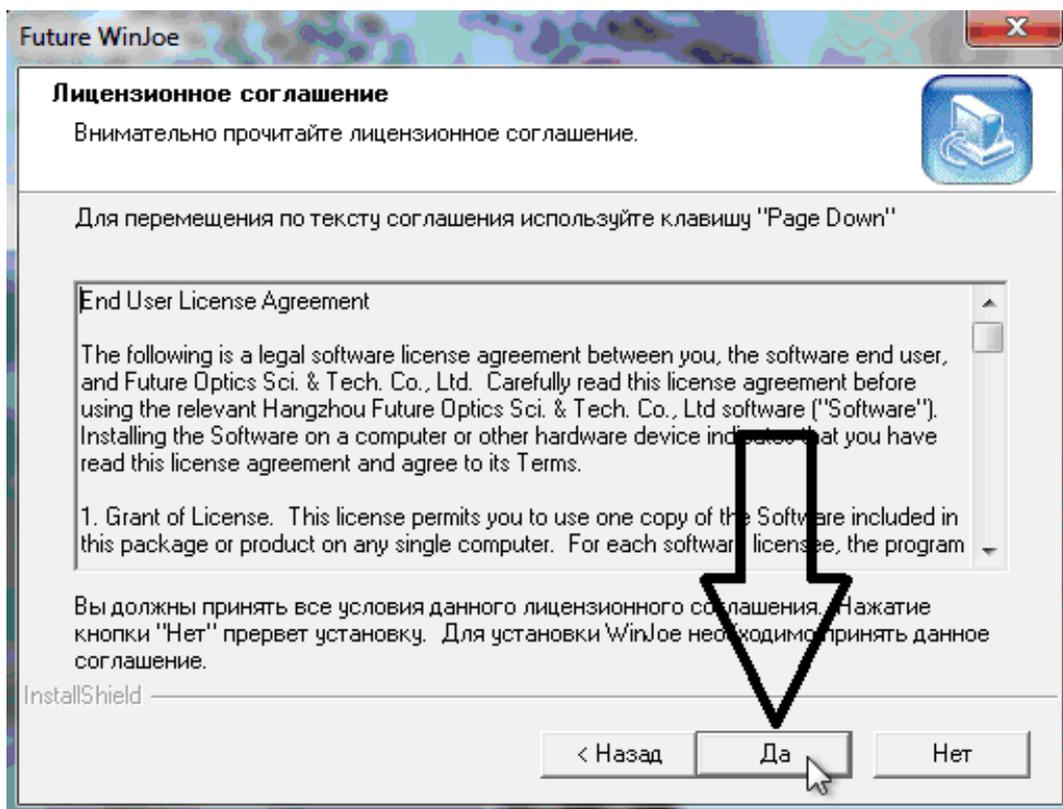


14. Нажмите кнопку «Далее», чтобы установить программу по умолчанию в папку «C: \ Program Files \ Future \ WinJoe».

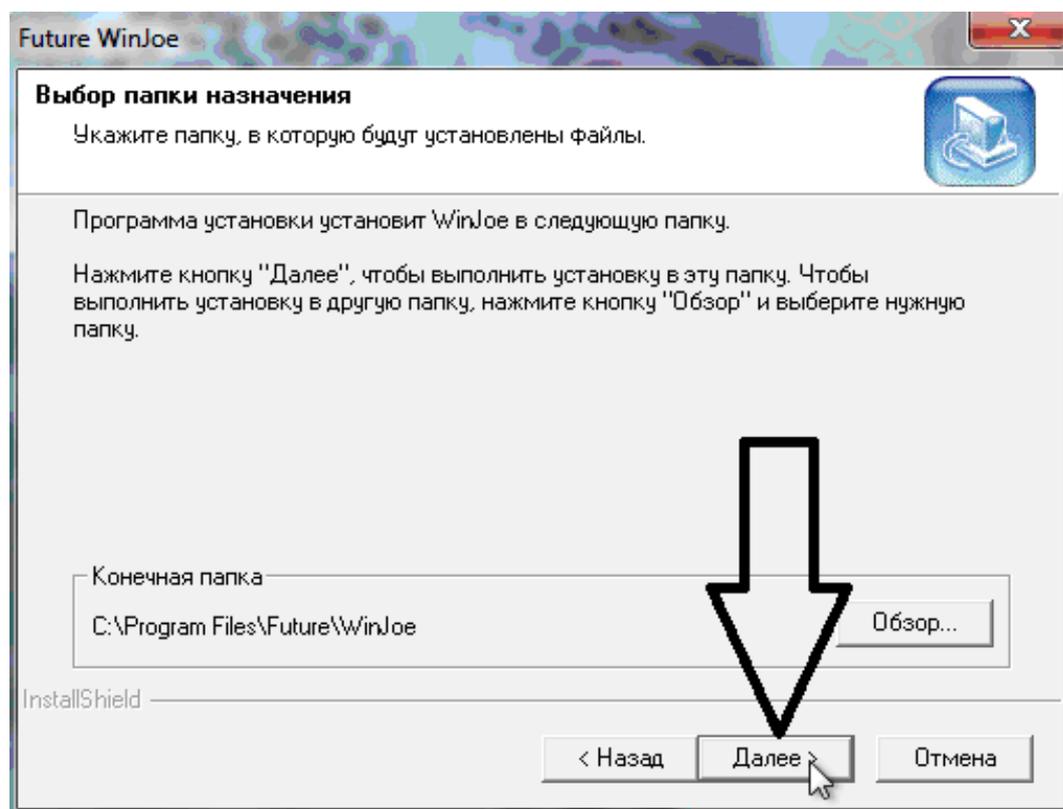


15. Следующее окно показывает как будет называться папка с программой в меню «Пуск». Нажмите кнопку «Далее».

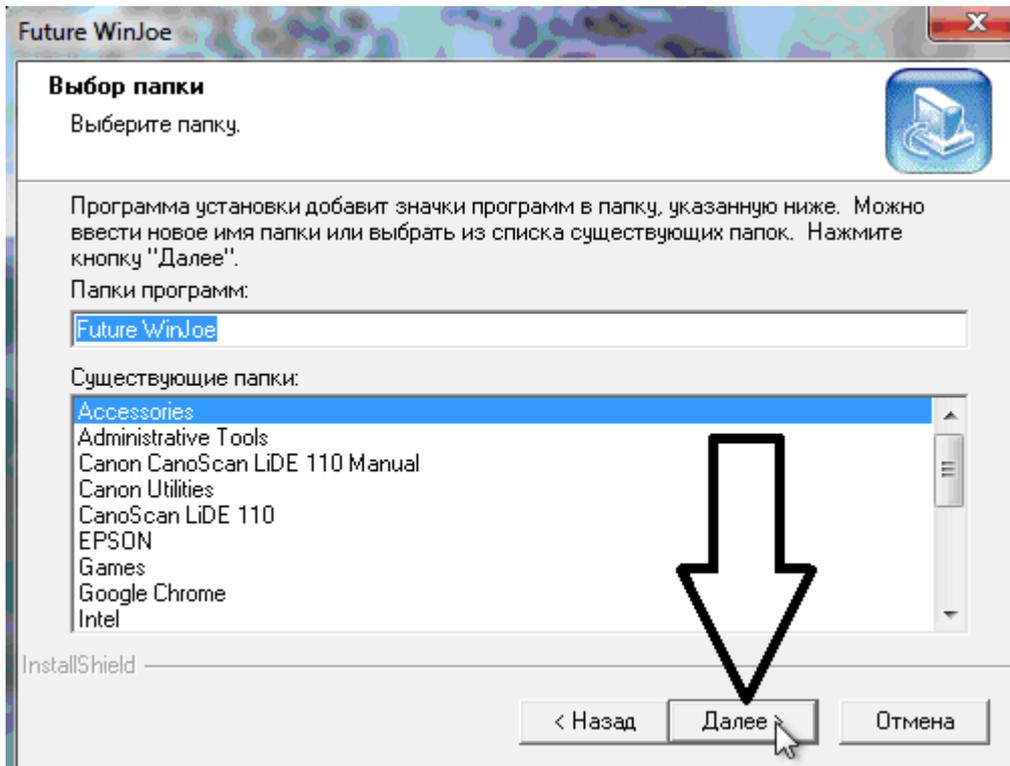

16. Запустится установка программы "Future WinJoe".

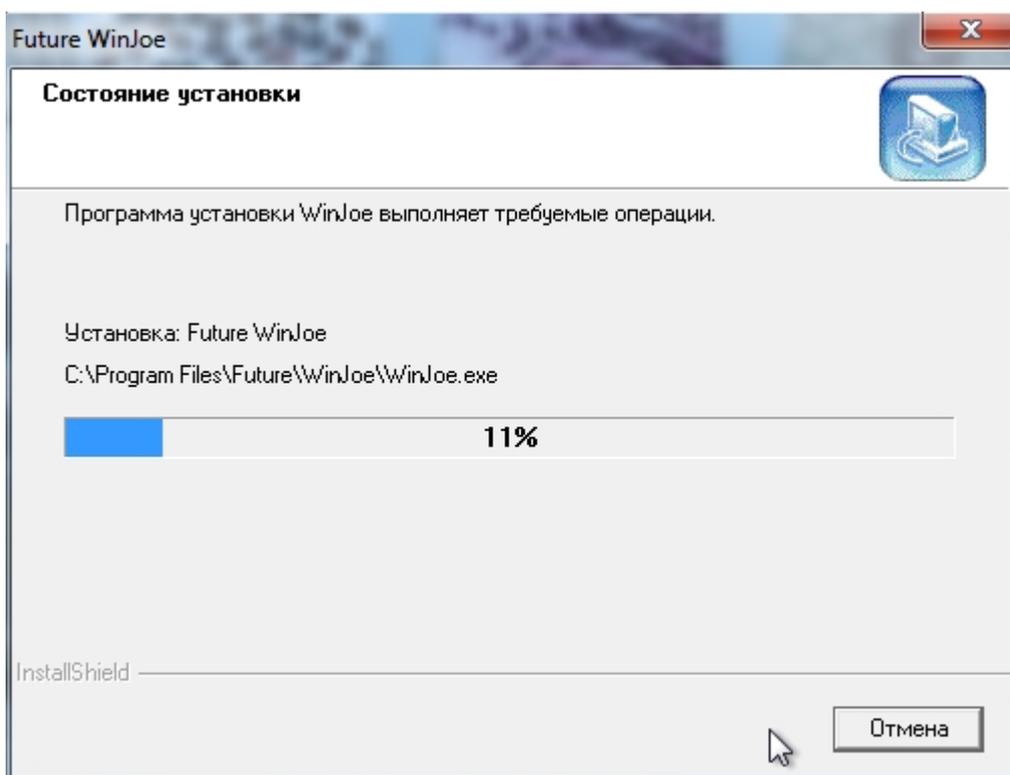

17. После установки программы нажмите кнопку «Готово».

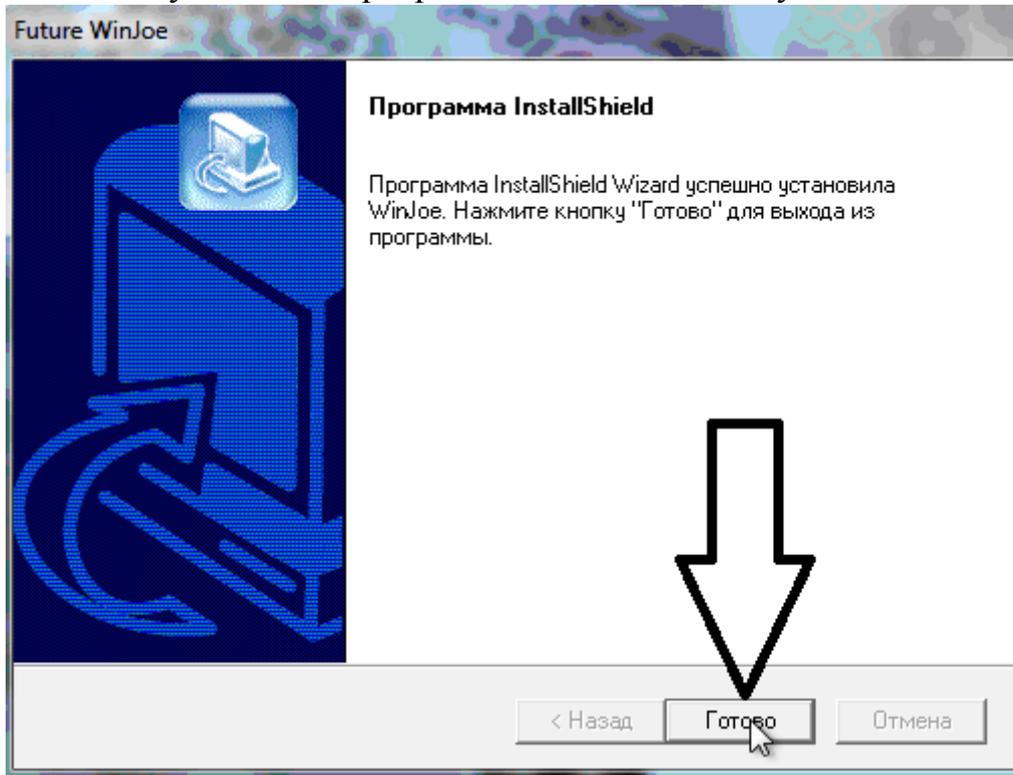

18. На рабочем столе Windows у вас появится значок с установленной программой "Future WinJoe". Дважды по нему щелкните



19. Для того, чтобы подключить микроскоп к Windows необходимо нажать на значок USB устройств в нижней строке Parallels Desktop.

